

تعیین نحوه پذیرش یا رد نمونه سکانس و فرگمنت

اگر نمونه یکی از موارد زیر را نداشته باشند، نمونه رد شده و پذیرش نمی‌شود:

- ۱- اطلاعات نمونه در سایت www.codonorder.com ثبت نشده باشد.
نکته: تمامی نمونه‌ها قبل از ارسال لازم است که در سایت www.codonorder.com ثبت شده باشند، در غیر این صورت نمونه‌ها پذیرش نشده و وارد پروسه انجام آزمایش‌ها نخواهند شد.
نکته: دقت شود که تمامی اطلاعات کاملا دقیق ثبت شوند، پس از پذیرش نمونه، امکان اصلاح توسط درخواست کننده وجود ندارد.
- نکته: طرف اول، در قبال نمونه‌هایی که نادرست ثبت شده‌اند یا دارای اشتباه نگارشی باشد هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد، چراکه تمامی مراحل بر اساس داده‌های ثبت شده در سامانه انجام و کارشناسان آزمایشگاه امکان تغییر داده‌های ثبت شده را ندارند.
- ۲- عدم هم‌خوانی مشخصات برچسب یا کد نمونه نوشته شده روی میکروتیوب‌ها با اطلاعات ثبت شده در سایت
- ۳- مخدوش بودن مشخصات برچسب نمونه
- ۴- شکستگی یا نشستی در ظرف حاوی نمونه
- ۵- لیبل نمونه موجود نباشد.
- ۶- حجم نمونه مناسب نباشد.
- نکته: برای انجام آزمایشات توالی‌یابی DNA حداقل به ۲۰-۲۵ میکرولیتر محصول PCR نیاز است، در صورت درخواست انجام استخراج از ژل، حداقل به ۵۰ میکرولیتر محصول PCR نیاز است.
نکته: به ازای هر واکنش توالی‌یابی از پرایمر با غلظت ۱۰ پیکومول به میزان ۵ میکرولیتر نیاز است.
- ۷- جهت ارسال نمونه محصول PCR و پرایمر حتماً از میکروتیوب ۰/۲ استفاده شود، در غیر این صورت پذیرش انجام نخواهد شد.
- ۸- عدم رعایت زنجیره سرد به هنگام انتقال نمونه‌ها و ارسال نمونه خارج از ساعت کاری