

بنام هستی یکتا

همکاران ارجمند در آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی و پژوهشگران محترم

با سلام و تقدیم احترام

گروه ژنتیک کدون ضمن عرض ادب و احترام از اعتماد و همکاری شما عزیزان کمال تشکر و قدردانی را دارد، به منظور انجام هر چه بهتر خدمات ارائه شده توسط همکاران خود در مجموعه کدون، رعایت موارد ذیل در ارسال نمونه‌ها الزامی است. لذا خواهشمند است با رعایت موارد ذکر شده ما را در ارائه خدمات با بالاترین کیفیت یاری فرمایید.

جهت ارسال نمونه سکانس:

- تمام موارد قید شده در فرم‌های پذیرش آنلاین تکمیل شود. (در زمان ثبت نمونه سکانس، حتما غلظت پرایمرهای ارسالی و سایز محصول PCR ذکر شود).
- برای نمونه‌های سکانس به ازای هر واکنش سکانس، یک تیوب پرایمر با حجم حداقل ۵ میکرولیتر و غلظت ۱۰ پیکو مول ارسال شود. حجم نمونه‌های سکانس حداقل بین ۲۰ الی ۲۵ میکرولیتر و نمونه‌های Fragment حداقل ۵ میکرولیتر الزامی می‌باشد.
- جهت ارسال نمونه‌ها و پرایمر، حتما از تیوب ۰/۲ استفاده شود. از پذیرش سایر تیوب‌ها در اندازه‌های دیگر معذوریم.
- جهت پذیرش صحیح نمونه‌ها می‌بایست، بین نام نوشته شده روی درب و یا بدنه تیوب‌ها و نام ثبت شده در سایت مغایرتی وجود نداشته باشد و نام‌گذاری کاملا خوانا باشد. لازم به ذکر است Sample ID منحصر به فرد بوده و پس از ثبت نمونه، سیستم یک کد ID منحصر به فرد به هر نمونه ثبتی تخصیص می‌دهد. مثال در جدول زیر نمونه‌های به این صورت نام‌گذاری می‌شوند. **روی درب و یا بدنه محصول PCR می‌بایست sample name نوشته شود و روی درب یا بدنه تیوب پرایمر Primer name نوشته شود.**

Sample ID	Sample name	Primer name	F/R
43300	A	D	F
43301	B	D	R

- اسامی یا کد نمونه و پرایمر با حروف انگلیسی نوشته شود. (از نوشتن فارسی روی تیوب‌ها اجتناب کنید).
- دقت شود جهت جلوگیری از پاک شدن نامگذاری تیوب‌ها، از لیبل یا ماژیک مناسب استفاده شود.
- تنها آزمایشگاه‌های همکار در سایر استان‌های کشور برای ارسال نمونه‌ها از پرافیلیم استفاده کنند و آزمایشگاه‌های همکار در تهران نیازی به استفاده از پرافیلیم ندارند. (لطفاً از سلفون استفاده نشود).
- هنگام بسته بندی، الزاماً پرایمر و نمونه روی Ice Pack و درون یونولیت قرار داده شوند. (از پذیرش نمونه در کیسه فریزر و یخ معذوریم).
- در صورتیکه نمونه مربوط به خوانش Fragment بعد از ساعت ۱۲ به دست همکاران ما برسد، ممکن است جوابدهی در روز بعد صورت گیرد.
- شرایط ارسال نمونه فرگمنت: Fragile-X سایز KBC 1200 همراه نمونه ارسال شود.
- در صورتیکه نمونه QF حجم ناکافی و خوانش خوب (سایز استاندارد) داشته باشد، تکرار رد می‌شود.

جهت ارسال نمونه NIPT:

- پس از تکمیل فرم پرسشنامه و رضایت نامه مراجعه کننده، در قسمت NIPT ثبت نمونه جدید را انتخاب کرده و تمام فیلدهای الزامی را تکمیل کرده و نمونه را ثبت کنید.
- جهت نمونه‌گیری از لوله‌های مخصوص Cell Free استفاده کرده و در نهایت دقت لیبل گذاری انجام شود. در غیر اینصورت از پرتوکل جداسازی پلاسما استفاده کنید.
- همراه نمونه می‌بایست یک کپی از فرم پرسشنامه و رضایت نامه و نتیجه سونوگرافی ارسال شود. در غیر اینصورت پذیرش انجام نخواهد شد.
- در نهایت جهت ارسال نمونه فایل موارد رد و پذیرش نمونه NIPT را مطالعه فرمایید.

لذا از شما همکاران ارجمند صمیمانه خواهشمند هستیم با رعایت موارد بالا، ما را در ارائه خدمات با کیفیت و عاری از هرگونه خطا در روند پذیرش و انجام آزمایشات مساعدت فرمایید. لازم به ذکر است در صورت نقص در هریک از موارد بالا در هنگام پذیرش آنلاین، نمونه‌ها در روند کاری قرار نگرفته و پس از بر طرف کردن نواقص و تکمیل موارد درخواست شده پذیرش نمونه‌ها در روند کاری قرار خواهند گرفت.

با امتنان گروه ژنتیک کدون